




## Papierki do ozn. półilościowych Quantofix - Siarczany



Półilościowe paski testowe Quantofix do oznaczania siarczanów. Zmiana barwy z czerwonej na żółtą. Zakres pomiarowy: 200-1600 mg/l  $SO_4^{2-}$ . Temperatura przechowywania: 4-30 °C. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3830	Paski do ozn. półilościowych Quantofix Siarczany	czerwony - żółty	100 szt.

### Opis

Półilościowe paski testowe Quantofix do oznaczania siarczanów. Zmiana barwy z czerwonej na żółtą. Zakres pomiarowy: 200-1600 mg/l  $SO_4^{2-}$ . Temperatura przechowywania: 4-30 °C. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie.

Stopniowanie skali pasków:

Siarczan - < 200 • > 400 • > 800 • > 1200 • > 1600 mg/l  $SO_4^{2-}$

Sposób użycia: paski testowe należy na 1 sekundę zanurzyć w próbce, strząsnąć nadmiar cieczy a następnie odczekać 120 sekund. Pole testowe należy porównać ze skalą kolorów.